



DS1070
055006

EN	FR
IT	EL
BG	SL
RO	HR

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM



GENERAL INSTRUCTIONS

Attention: Read the manual carefully before use. Follow all the instructions contained in the manual in order to keep the scale in good working order. Save the manual in a safe place for future reference.

- Never place loads on the scale that exceed its weighing capacity. Overloading the scale will damage it.
- Avoid exposing the unit to extreme heat or cold. The scale works best when operated at normal room temperature.
- Always allow the scale to acclimate to normal room temperature for at least 1 hour before use.
- Give the scale sufficient warm up time. In most cases, 30 seconds of warm up time suffice to ensure that the internal components have stabilised before calibration.
- Keep the area in which the scale is placed clean. Dust, dirt, moisture, vibration, air currents and a close distance to other electronic equipment can all cause an adverse effect on the reliability and accuracy of the scale.
- Handle the scale with care. Gently place all items to be weighed onto the platform. Do not abuse the scale as this may permanently damage the internal sensor.
- Avoid shaking, dropping or hitting the scale. This is a precision instrument and must be handled with extreme care.
- Only operate the scale on a stable surface, free of vibration.

OPERATING INSTRUCTIONS

Basic operation

1. Place the scale on a horizontal, flat surface. Press the [ON/OFF] button to turn on the scale.
2. Wait until "0.0" is displayed.
3. Put the item(s) on the weighing platform.
4. Using the [MODE] button, you can switch between the weighing units supported by the scale.
5. Using the [LIGHT] button, you can turn on or off the back light.

Tare function

1. Turn on the scale as described above.
2. Place an empty container on the platform.
3. Press the [TARE] button and wait until "0.0" is displayed.
4. Add items into the empty container.

Counting function

1. Turn on the scale and wait until "0.0" is displayed on the screen.
2. Place a sample amount (25pcs, 50pcs, 75pcs or 100pcs) of the item you wish to weigh and count onto the platform.
3. Press and HOLD the [PCS] button for 2 seconds. The screen will display a random number, for example "100".
4. Press the [MODE] button to select the sample amount of the item that you have put onto the platform.
5. Press the [PCS] button to confirm the above information. The screen will now display "pcs" in the corner, indicating that the scale is in counting mode.
6. Remove the sample quantity from the platform.
7. You now can place any amount of item(s) on the scale and the screen will display a count.

Note: To switch the scale to weighing mode, press the [MODE] button.

Note: To switch the scale to counting mode, press the [PCS] button.

Calibration

1. Reset the scale by pressing the [ON/OFF] button.
2. Wait until "0.0" is displayed on the screen and then press and HOLD the [MODE] button for 3 seconds. Once the "CAL" indication is displayed on the screen, release the [MODE] button.
3. Press the [MODE] button again. The "CAL" indication will be displayed on the screen followed by the required calibration weight.
4. Add the required calibration weight. The "PASS" indication will be displayed on the screen and the scale will return to normal weighing mode.
5. Remove the required calibration weight and press the [ON/OFF] button to turn off the scale. Calibration is now finished.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Data

Technical Data	
Model	DS1070
Weighing capacity	2.000 gr
Resolution	0.1 gr

* This product is intended for laboratory use only.

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Attention : Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil. Suivez toutes les instructions contenues dans le manuel afin de maintenir la balance en bon état de fonctionnement. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Ne placez jamais sur la balance des charges qui dépassent sa capacité de pesage. La surcharge de la balance l'endommagera.
- Évitez d'exposer l'appareil à une chaleur ou un froid extrêmes. La balance fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée à une température ambiante normale.
- Laissez toujours la balance s'acclimater à la température ambiante normale pendant au moins une heure avant de l'utiliser.
- Ne placez pas de charges sur la balance immédiatement après l'avoir mise en marche. Attendez 30 secondes pour vous assurer que les composants internes se sont stabilisés avant de procéder à l'étalonnage.
- Veillez à ce que l'endroit où se trouve la balance soit propre. La poussière, la saleté, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et la proximité d'autres appareils électroniques peuvent nuire à la fiabilité et à la précision de la balance.
- Manipulez la balance avec précaution. Placez délicatement tous les articles à peser sur la plate-forme. N'abusez pas de la balance, car cela peut endommager de façon permanente le capteur interne.
- Évitez de secouer, de faire tomber ou de frapper la balance. Il s'agit d'un instrument de précision qui doit être manipulé avec le plus grand soin.
- Ne faites fonctionner la balance que sur une surface stable, exempte de vibrations.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement de base

1. Placez la balance sur une surface horizontale et plane. Appuyez sur le bouton [ON/OFF] pour mettre la balance en marche.
2. Attendez que "0.0" s'affiche.
3. Placez le(s) objet(s) sur la plate-forme de pesée.
4. Le bouton [MODE] permet de passer d'une unité de pesage à l'autre.
5. La touche [LIGHT] permet d'activer ou de désactiver le rétroéclairage.

Fonction de tare

1. Mettez la balance en marche comme décrit ci-dessus.
2. Placez un récipient vide sur la plate-forme.
3. Appuyez sur la touche [TARE] et attendez que "0.0" s'affiche.
4. Ajouter des éléments dans le conteneur vide.

Fonction de comptage

1. Mettez la balance en marche et attendez que "0.0" s'affiche à l'écran.
2. Placez un échantillon (25 pièces, 50 pièces, 75 pièces ou 100 pièces) de l'article que vous souhaitez peser et compter sur la plate-forme.
3. Appuyez sur la touche [PCS] et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'écran affiche un nombre aléatoire, par exemple "100".
4. Appuyez sur la touche [MODE] pour sélectionner la quantité d'échantillon de l'élément que vous avez placé sur la plate-forme.
5. Appuyez sur la touche [PCS] pour confirmer les informations ci-dessus. L'écran affiche alors "pcs" dans le coin, indiquant que la balance est en mode comptage.
6. Retirer la quantité d'échantillon de la plate-forme.
7. Vous pouvez maintenant placer n'importe quelle quantité d'articles sur la balance et l'écran affichera un décompte.

Remarque : Pour passer au mode de pesage, appuyez sur la touche [MODE].

Note : Pour passer la balance en mode comptage, appuyez sur la touche [PCS].

Calibrage

1. Réinitialisez la balance en appuyant sur le bouton [ON/OFF].
2. Attendez que "0.0" s'affiche à l'écran, puis appuyez sur la touche [MODE] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Une fois que l'indication "CAL" s'affiche à l'écran, relâchez la touche [MODE].
3. Appuyez à nouveau sur la touche [MODE]. L'indication "CAL" s'affiche à l'écran, suivie du poids d'étalonnage requis.
4. Ajoutez le poids d'étalonnage requis. L'indication "PASS" s'affichera à l'écran et la balance retournera en mode de pesage normal.
5. Retirez le poids d'étalonnage requis et appuyez sur le bouton [ON/OFF] pour éteindre la balance. L'étalonnage est maintenant terminé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données techniques	
Modèle	DS1070
Capacité maximale	2.000 gr
Précision	0,1 gr

* Ce produit est destiné à être utilisé en laboratoire uniquement.

* Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications mineures à la conception et aux spécifications techniques des produits sans préavis, à moins que ces modifications n'affectent de manière significative les performances et la sécurité des produits. Les pièces décrites / illustrées dans les pages du manuel que vous tenez entre vos mains peuvent également concerner d'autres modèles de la gamme de produits du fabricant ayant des caractéristiques similaires et peuvent ne pas être incluses dans le produit que vous venez d'acquérir.

* Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit et la validité de la garantie, tous les travaux de réparation, d'inspection, de réparation ou de remplacement, y compris l'entretien et les réglages spéciaux, doivent être effectués uniquement par des techniciens du service après-vente agréé du fabricant.

* Utilisez toujours le produit avec l'équipement fourni. L'utilisation du produit avec un équipement non fourni peut entraîner des dysfonctionnements, voire des blessures graves ou la mort. Le fabricant et l'importateur ne sont pas responsables des blessures et des dommages résultant de l'utilisation d'un équipement non conforme.

ISTRUZIONI GENERALI

Attenzione: Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Seguire tutte le istruzioni contenute nel manuale per mantenere la bilancia in buone condizioni di funzionamento. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

- Non collocare mai sulla bilancia carichi che superino la sua capacità di pesatura. Il sovraccarico della bilancia la danneggia.
- Evitare di esporre l'unità a temperature estreme. La bilancia funziona al meglio se utilizzata a temperatura ambiente.
- Lasciare sempre che la bilancia si acclimati alla normale temperatura ambiente per almeno 1 ora prima dell'uso.
- Non collocare carichi sulla bilancia subito dopo averla accesa. Attendere 30 secondi per garantire che i componenti interni si siano stabilizzati prima della calibrazione.
- Mantenere pulita l'area in cui è collocata la bilancia. Polvere, sporcizia, umidità, vibrazioni, correnti d'aria e la vicinanza ad altre apparecchiature elettroniche possono influire negativamente sull'affidabilità e sulla precisione della bilancia.
- Maneggiare la bilancia con cura. Posizionare delicatamente tutti gli articoli da pesare sulla piattaforma. Non abusare della bilancia per non danneggiare in modo permanente il sensore interno.
- Evitare di scuotere, far cadere o urtare la bilancia. Si tratta di uno strumento di precisione e deve essere maneggiato con estrema cura.
- Utilizzare la bilancia solo su una superficie stabile e priva di vibrazioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento di base

1. Posizionare la bilancia su una superficie orizzontale e piana. Premere il pulsante [ON/OFF] per accendere la bilancia.
2. Attendere che venga visualizzato "0.0".
3. Posizionare l'articolo sulla piattaforma di pesatura.
4. Utilizzando il pulsante [MODE], è possibile passare da un'unità di pesatura all'altra supportata dalla bilancia.
5. Con il tasto [LIGHT] è possibile accendere o spegnere la retroilluminazione.

Funzione di tara

1. Accendere la bilancia come descritto sopra.
2. Posizionare un contenitore vuoto sulla piattaforma.
3. Premere il pulsante [TARE] e attendere che venga visualizzato "0.0".
4. Aggiungere gli articoli nel contenitore vuoto.

Funzione di conteggio

1. Accendere la bilancia e attendere che sullo schermo venga visualizzato "0,0".
2. Collegare sulla piattaforma una quantità campione (25pz, 50pz, 75pz o 100pz) dell'articolo che si desidera pesare e contare.
3. Tenere premuto il pulsante [PCS] per 2 secondi. Sullo schermo viene visualizzato un numero casuale, ad esempio "100".
4. Premere il pulsante [MODE] per selezionare la quantità di campione dell'elemento inserito nella piattaforma.
5. Premere il pulsante [PCS] per confermare le informazioni di cui sopra. Lo schermo visualizzerà ora "pcs" nell'angolo, a indicare che la bilancia è in modalità di conteggio.
6. Rimuovere la quantità di campione dalla piattaforma.
7. A questo punto è possibile posizionare una quantità qualsiasi di oggetti sulla bilancia e lo schermo visualizzerà un conteggio.

Nota: Per passare alla modalità di pesatura, premere il pulsante [MODE].

Nota: Per passare alla modalità di conteggio, premere il pulsante [PCS].

Calibrazione

1. Resetare la bilancia premendo il pulsante [ON/OFF].
2. Attendere che sullo schermo venga visualizzato "0.0", quindi premere e tenere premuto il pulsante [MODE] per 3 secondi. Una volta visualizzata l'indicazione "CAL" sullo schermo, rilasciare il pulsante [MODE].
3. Premere nuovamente il pulsante [MODE]. Sullo schermo verrà visualizzata l'indicazione "CAL" seguita dal peso di calibrazione richiesto.
4. Aggiungere il peso di calibrazione richiesto. Sullo schermo viene visualizzata l'indicazione "PASS" e la bilancia torna alla modalità di pesatura normale.
5. Rimuovere il peso di calibrazione richiesto e premere il pulsante [ON/OFF] per spegnere la bilancia. La calibrazione è terminata.

SPECIFICHE TECNICHE

Dati tecnici	
Modello	DS1070
Portata	2.000 gr
Divisione	0,1 gr

* Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in laboratorio.

* Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche minori al design e alle specifiche tecniche del prodotto senza preavviso, a meno che tali modifiche non influiscano significativamente sulle prestazioni e sulla sicurezza dei prodotti. Le parti descritte/illustrate nelle pagine del manuale che avete tra le mani possono riguardare anche altri modelli della linea di prodotti del produttore con caratteristiche simili e potrebbero non essere incluse nel prodotto appena acquistato.

* Per garantire la sicurezza e l'affidabilità del prodotto e la validità della garanzia, tutti gli interventi di riparazione, ispezione, riparazione o sostituzione, compresa la manutenzione e le regolazioni speciali, devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici del servizio di assistenza autorizzato dal produttore.

* Utilizzare sempre il prodotto con l'attrezzatura fornita. L'utilizzo del prodotto con apparecchiature non in dotazione può causare malfunzionamenti o addirittura lesioni gravi o morte. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per lesioni e danni derivanti dall'uso di apparecchiature non conformi.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Внимание: Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Спазвайте всички инструкции, съдържащи се в ръководството, за да поддържате везната в добро работно състояние. Запазете ръководството на безопасно място за бъдещи справки.

- Никога не поставяйте върху везната товари, които надвишават капацитета ѝ за претегляне. Претоварването на везната ще я повреди.
- Избягвайте да излагате устройството на екстремна топлина или студ. Везната работи най-добре, когато се използва при нормална стайна температура.
- Винаги оставяйте везната да се аклиматизира към нормалната стайна температура за поне 1 час преди употреба.
- Не поставяйте товари върху везната веднага след включването ѝ. Изчакайте 30 секунди, за да се уверите, че вътрешните компоненти са се стабилизирали, преди да калибрирате.
- Поддържайте мястото, където е поставена везната, чисто. Прахът, мърсотията, влагата, вибрациите, въздушните течения и близкото разстояние до друго електронно оборудване могат да окажат неблагоприятно въздействие върху надеждността и точността на везната.
- Работете внимателно с везната. Внимателно поставете всички претегляни предмети върху платформата. Не злоупотребявайте с везната, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на вътрешния сензор.
- Не разклащайте, не изпускате и не удрайте везната. Това е прецизен инструмент и с него трябва да се работи изключително внимателно.
- Работете с везната само върху стабилна повърхност, без вибрации.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Основна работа

- Поставете везната върху хоризонтална, равна повърхност. Натиснете бутона [ON/OFF], за да включите везната.
- Изчакайте, докато на дисплея се появи символът "0.0".
- Поставете елемента(ите) върху платформата за претегляне.
- С бутона [MODE] можете да превключвате между поддържаните от везната единици за претегляне.
- С помощта на бутона [LIGHT] можете да включите или изключите задната светлина.

Функция тара

- Включете везната, както е описано по-горе.
- Поставете празен контейнер върху платформата.
- Натиснете бутона [TARE] и изчакайте, докато на дисплея се покаже "0.0".
- Добавете елементи в празния контейнер.

Функция за броене

- Включете везната и изчакайте, докато на екрана се покаже "0.0".
- Поставете върху платформата пробно количество (25 бр., 50 бр., 75 бр. или 100 бр.) от изделието, което искате да претеглите и преброите.
- Натиснете и задръжте бутона [PCS] за 2 секунди. На екрана ще се покаже произволно число, например "100".
- Натиснете бутона [MODE], за да изберете количеството проба на елемента, който сте поставили върху платформата.
- Натиснете бутона [PCS], за да потвърдите горната информация. Сега на екрана вътъла ще се изпише "pcs", което показва, че везната е в режим на броене.
- Извадете количеството проба от платформата.
- Сега можете да поставите върху везната произволно количество артикули и на екрана ще се покаже броят им.

Забележка: За да превключите везната в режим на претегляне, натиснете бутона [MODE].

Забележка: За да превключите везната в режим на броене, натиснете бутона [PCS].

Калибиране

- Нулирайте везната, като натиснете бутона [ON/OFF].
- Изчакайте, докато на екрана се покаже "0.0", след което натиснете и задръжте бутона [MODE] за 3 секунди. След като на екрана се покаже индикацията "CAL", освободете бутона [MODE].
- Натиснете отново бутона [MODE]. На екрана ще се покаже индикацията "CAL", последвана от необходимото тегло за калибиране.
- Добавете необходимото тегло за калибиране. На екрана ще се покаже индикацията "PASS" и везната ще се върне в нормален режим на претегляне.
- Отстранете необходимата калибровъчна тежест и натиснете бутона [ON/OFF], за да изключите везната. Калибирането е завършено.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически данни	
Модел	DS1070
Максимален товар	2.000 гр
Деление	0,1 гр

* Този продукт е предназначен само за лабораторна употреба.

* Производителят си запазва правото да прави незначителни промени в дизайна и техническите спецификации на продуктите без предварително уведомление, освен ако тези промени не засягат значително работата и безопасността на продуктите. Частите, описани/илюстрирани на страниците на ръководството, което държите в ръцете си, може да се отнасят и за други модели от продуктовата линия на производителя с подобни характеристики и може да не са включени в току-що придобития от вас продукт.

* За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта и валидността на гаранцията, всички работи по ремонт, проверка, поправка или замяна, включително поддръжка и специални настройки, трябва да се извършват само от техники от оторизирания сервизен отдел на производителя.

* Винаги използвайте продукта с доставленото оборудване. Работата на продукта с оборудване, което не е доставено, може да доведе до неизправности или дори до сериозни наранявания или смърт. Производителят и вносителят не носят отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на използването на несъответстващо на изискванията оборудване.

SPLOŠNA NAVODILA

Pozornost: Pred uporabo natančno preberite priročnik. Da bi tehnica delovala brezhibno, upoštevajte vsa navodila iz priročnika.

Priročnik shranite na varno mesto za uporabo v prihodnosti.

- Na tehnico nikoli ne nalagajte bremen, ki presegajo njeno zmogljivost tehtanja. Preobremenitev tehnice jo lahko poškoduje.
- Enoto ne izpostavljajte ekstremni vročini ali mrazu. Tehnica najbolje deluje pri običajni sobni temperaturi.
- Pred uporabo vedno počakajte, da se tehnica vsaj eno uro prilagaja običajni sobni temperaturi.
- Na tehnico ne postavljajte tovora takoj po njenem vklopu. Pred umerjanjem počakajte 30 sekund, da se notranje komponente stabilizirajo.
- Prostor, v katerem je tehnica nameščena, naj bo čist. Prah, umazanija, vlaga, vibracije, zračni tokovi in bližina druge elektronske opreme lahko negativno vplivajo na zanesljivost in natančnost tehnice.
- S tehnico ravnajte previdno. Vse predmete za tehtanje previdno položite na ploščad. Ne zlorabljajte tehnice, saj lahko trajno poškodujete notranji senzor.
- Tehnice ne stresajte, ne spuščajte in ne udarajte vanjo. To je natančen instrument, zato je treba z njim ravnati zelo previdno.
- Tehnico uporabljajte le na stabilni površini brez vibracij.

NAVODILA ZA UPORABO

Osnovno delovanje

1. Tehnico postavite na vodoravno, ravno površino. Pritisnite gumb [ON/OFF], da vklopite tehnico.
2. Počakajte, da se prikaže "0,0".
3. Postavite predmet(-e) na tehtalno ploščad.
4. Z gumbom [MODE] lahko preklapljate med enotami za tehtanje, ki jih podpira tehnica.
5. Z gumbom [LIGHT] lahko vklopite ali izklopite zadnjo osvetlitev.

Funkcija tara

1. Vklopite tehnico, kot je opisano zgöraj.
2. Na ploščad postavite prazno posodo.
3. Pritisnite gumb [TARE] in počakajte, da se prikaže "0,0".
4. Dodajte predmete v prazno posodo.

Funkcija štetja

1. Vklopite tehnico in počakajte, da se na zaslolu prikaže "0,0".
2. Na ploščad položite vzorčno količino (25 kosov, 50 kosov, 75 kosov ali 100 kosov) predmeta, ki ga želite stehtati in prešteti.
3. Pritisnite in 2 sekundi pridržite gumb [PCS]. Na zaslolu se prikaže naključna številka, na primer "100".
4. Pritisnite gumb [MODE] in izberite količino vzorca predmeta, ki ste ga položili na ploščad.
5. Pritisnite gumb [PCS] za potrditev zgornjih informacij. Na zaslolu se bo zdaj v kotu prikazal napis "pcs", kar pomeni, da je tehnica v načinu štetja.
6. Odstranite količino vzorca s ploščadi.
7. Zdaj lahko na tehnico položite poljubno količino predmetov, na zaslolu pa se prikaže njihovo število.

Opomba: Če želite tehnico preklopiti v način tehtanja, pritisnite gumb [MODE].

Opomba: Če želite tehnico preklopiti v način štetja, pritisnite gumb [PCS].

Kalibracija

1. S pritiskom na gumb [ON/OFF] ponastavite tehnico.
2. Počakajte, da se na zaslolu prikaže "0,0", nato pa pritisnite in 3 sekunde držite gumb [MODE]. Ko se na zaslolu prikaže napis "CAL", spustite gumb [MODE].
3. Ponovno pritisnite gumb [MODE]. Na zaslolu se prikaže napis "CAL", ki mu sledi zahtevana kalibracijska teža.
4. Dodajte zahtevano utež za umerjanje. Na zaslolu se prikaže napis "PASS" in tehnica se vrne v običajni način tehtanja.
5. Odstranite zahtevano utež za umerjanje in pritisnite gumb [ON/OFF], da se tehnica izklopi. Kalibracija je končana.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

* Ta izdelek je namenjen samo za laboratorijsko uporabo.

* Proizvajalec si pridržuje pravico do manjših sprememb zasnove in tehničnih specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila, razen če te spremembe bistveno vplivajo na delovanje in varnost izdelkov. Deli, opisani/prikazani na straneh priročnika, ki ga držite v rokah, se lahko nanašajo tudi na druge modele proizvajalceve linije izdelkov s podobnimi lastnostmi in morda niso vključeni v izdelek, ki ste ga pravkar pridobili.

* Da bi zagotovili varnost in zanesljivost izdelka ter veljavnost garancije, lahko vsa popravila, preglede, popravila ali zamenjave, vključno z vzdrževanjem in posebnimi nastavtvami, opravlja le tehnički pooblaščenega servisnega oddelka proizvajalca.

* Izdelek vedno uporabljajte s priloženo opremo. Uporaba izdelka z opremo, ki ni priložena, lahko povzroči motnje v delovanju ali celo hude telesne poškodbe ali smrt. Proizvajalec in uvoznik nista odgovorna za poškodbe in škodo, ki so posledica uporabe neustrezne opreme.

Tehnični podatki	
Model	DS1070
Nosilnost	2.000 gr
Razdelek	0,1 gr

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Atenție: Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Respectați toate instrucțiunile cuprinse în manual pentru a menține cântarul în stare bună de funcționare. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

- Nu așezați niciodată pe cântar încărcături care depășesc capacitatea de cântărire a acestuia. Supraîncărcarea cântarului îl va deteriora.
- Evitați să expuneți unitatea la căldură sau frig extreme. Cântarul funcționează cel mai bine atunci când este utilizat la temperatură normală a camerei.
- Lăsați întotdeauna cântarul să se acclimatizeze la temperatura normală a camerei timp de cel puțin 1 oră înainte de utilizare.
- Nu așezați încărcături pe cântar imediat după ce l-ați pornit. Așteptați aproximativ 30 de secunde pentru a vă asigura că componente interne s-au stabilizat înainte de calibrare.
- Păstrați curată zona în care este amplasat cântarul. Praful, murdăria, umzeala, vibrațiile, curenții de aer și apropierea de alte echipamente electronice pot avea un efect negativ asupra fiabilității și precizia cântarului.
- Manipulați cântarul cu grijă. Așezați cu grijă toate obiectele care urmează să fie cântărite pe platformă. Nu abuzați de cântar, deoarece acest lucru poate deteriora permanent senzorul intern.
- Evitați să scuturați, să scăpați sau să loviți cântarul. Acesta este un instrument de precizie și trebuie manevrat cu mare grijă.
- Utilizați cântarul numai pe o suprafață stabilă, fără vibrații.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Operare de bază

- Așezați cântarul pe o suprafață orizontală, plată. Apăsați butonul [ON/OFF] pentru a porni cântarul.
- Așteptați până când se afișează "0.0".
- Așezați articolul (sau articolele) pe platforma de cântărire.
- Cu ajutorul butonului [MODE], puteți comuta între unitățile de cântărire acceptate de cântar.
- Cu ajutorul butonului [LIGHT], puteți activa sau dezactiva lumina de fundal.

Funcția de tară

- Porniți cântarul așa cum s-a descris mai sus.
- Așezați un recipient gol pe platformă.
- Apăsați butonul [TARE] și așteptați până când se afișează "0.0".
- Adăugați elementele în recipientul gol.

Funcția de numărare

- Porniți cântarul și așteptați până când pe ecran se afișează "0.0".
- Așezați pe platformă o cantitate de probă (25 buc, 50 buc, 75 buc sau 100 buc) din articolul pe care dorîți să îl cântăriți și să îl numărați.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul [PCS] timp de 2 secunde. Pe ecran va fi afișat un număr aleatoriu, de exemplu "100".
- Apăsați butonul [MODE] pentru a selecta cantitatea de probă a elementului pe care l-ați pus pe platformă.
- Apăsați butonul [PCS] pentru a confirma informațiile de mai sus. Ecranul va afișa acum "pcs" în colț, indicând faptul că cântarul este în modul de numărare.
- Îndepărtați cantitatea de probă de pe platformă.
- Acum puteți plasa orice cantitate de articole pe cântar, iar ecranul va afișa o numărătoare.

Notă: Pentru a comuta cântarul în modul de cântărire, apăsați butonul [MODE].

Notă: Pentru a comuta cântarul în modul de numărare, apăsați butonul [PCS].

Calibrare

- Resetați cântarul prin apăsarea butonului [ON/OFF].
- Așteptați până când pe ecran se afișează "0.0", apoi apăsați și ȚINETI apăsat butonul [MODE] timp de 3 secunde. Odată ce pe ecran este afișată indicația "CAL", eliberați butonul [MODE].
- Apăsați din nou butonul [MODE]. Indicația "CAL" va fi afișată pe ecran, urmată de greutatea de calibrare necesară.
- Adăugați greutatea de calibrare necesară. Indicația "PASS" va fi afișată pe ecran, iar cântarul va reveni la modul normal de cântărire.
- Scoateți greutatea de calibrare necesară și apăsați butonul [ON/OFF] pentru a opri cântarul. Calibrarea este acum finalizată.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Date tehnice	
Model	DS1070
Capacitate de cântărire	2.000 gr
Diviziune	0,1 gr

* Acest produs este destinat exclusiv utilizării în laborator.

* Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări minore la designul și specificațiile tehnice ale produsului fără notificare prealabilă, cu excepția cazului în care aceste modificări afectează în mod semnificativ performanța și siguranța produselor. Piesele descrise / ilustrate în paginile manualului pe care îl țineți în mâini pot viza și alte modele din linia de produse ale producătorului cu caracteristici similare și pot să nu fie incluse în produsul pe care tocmai l-ați achiziționat.

* Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea produsului, precum și valabilitatea garanției, toate lucrările de reparări, inspectii, reparări sau înlocuiri, inclusiv întreținerea și reglajele speciale, trebuie efectuate numai de către tehnicieni ai departamentului de service autorizat al producătorului.

* Utilizați întotdeauna produsul cu echipamentul furnizat. Funcționarea produsului cu echipamente care nu sunt furnizate poate cauza defecțiuni sau chiar vătămări grave sau chiar moarte. Producătorul și importatorul nu sunt răspunzători pentru vătămările și daunele rezultante din utilizarea unui echipament neconform.

OPĆE UPUTE

Paznja: Pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe. Slijedite sve upute sadržane u priručniku kako biste održali vagu u dobrom radnom stanju. Spremite priručnik na sigurno mjesto za buduću referencu.

- Nikada ne stavljamte terete na vagu koji premašuju njezinu nosivost. Preopterećenje vase će je oštetiti.
- Izbjegavajte izlaganje jedinice ekstremnoj vrućini ili hladnoći. Vaga najbolje radi kada se koristi pri normalnoj sobnoj temperaturi.
- Uvijek dopustite da se vase prilagodi normalnoj sobnoj temperaturi barem 1 sat prije upotrebe.
- Dajte vase dovoljno vremena za zagrijavanje. U većini slučajeva, 30 sekundi zagrijavanja su dovoljna kako bi se osiguralo da su unutarnji dijelovi stabilizirani prije kalibracije.
- Održavajte područje na kojem je vase postavljena čistim. Prašina, prljavština, vlaga, vibracije, zračne struje i blizina drugih elektroničkih uređaja mogu sve uzrokovati negativan učinak na pouzdanost i točnost vase.
- Pažljivo rukujte vaseom. Nježno stavite sve predmete za vaganje na platformu. Nemojte zlorabiti vase jer to može trajno oštetiti unutarnji senzor.
- Izbjegavajte tresti, ispustiti ili udariti vase. Ovo je precizni instrument i mora se rukovati s izuzetnom pažnjom.
- Samo koristite vase na stabilnoj površini, bez vibracija.

UPUTE ZA RAD**Osnovna operacija**

1. Stavite vase na horizontalnu, ravnu površinu. Pritisnite gumb [ON/OFF] za uključivanje vase.
2. Pričekajte dok se ne prikaže "0.0".
3. Stavite predmet(e) na platformu za vaganje.
4. Pomoću gumba [MODE] možete prebacivati između jedinica mjerjenja podržanih od strane vase.
5. Pomoću tipke [LIGHT] možete uključiti ili isključiti pozadinsko svjetlo.

Tare funkcija

1. Uključite vase kako je opisano gore.
2. Stavite prazan spremnik na platformu.
3. Pritisnite tipku [TARE] i pričekajte dok se ne prikaže "0.0".
4. Dodajte predmete u prazan spremnik.

Funkcija brojanja

1. Uključite vase i pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže "0.0".
2. Stavite uzorak količine (25 kom, 50 kom, 75 kom ili 100 kom) predmeta koji želite izvagati i prebrojati na platformu.
3. Pritisnite i DRŽITE tipku [PCS] 2 sekunde. Zaslon će prikazati slučajan broj, na primjer "100".
4. Pritisnite gumb [MODE] kako biste odabrali uzorak količine predmeta koji ste stavili na platformu.
5. Pritisnite gumb [PCS] za potvrdu gore navedenih informacija. Zaslon će sada prikazati "pcs" u kutu, što ukazuje da je vase u načinu brojanja.
6. Uklonite količinu uzorka s platforme.
7. Sada možete staviti bilo koju količinu predmeta na vase i zaslon će prikazati broj.

Napomena: Kako biste prebacili vase u način mjerjenja, pritisnite gumb [MODE].

Napomena: Za prebacivanje skale u način brojanja, pritisnite tipku [PCS].

Kalibracija

1. Ponovno postavite mjerilo pritiskom na gumb [ON/OFF].
2. Pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže "0.0" i zatim pritisnite i DRŽITE gumb [MODE] 3 sekunde. Nakon što se na zaslonu prikaže oznaka "CAL", pustite gumb [MODE].
3. Ponovno pritisnite gumb [MODE]. Na zaslonu će se prikazati oznaka "CAL" s potrebnom kalibracijskom težinom.
4. Dodajte potrebnu kalibracijsku težinu. Na zaslonu će se prikazati oznaka "PASS" i vase će se vratiti u normalni način mjerjenja.
5. Uklonite potrebnu kalibracijsku težinu i pritisnite gumb [ON/OFF] kako biste isključili vase. Kalibracija je sada završena.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


* Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za laboratorijsku upotrebu.

* Proizvođač zadržava pravo napraviti manje promjene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodne najave, osim ako te promjene značajno ne utječu na performanse i sigurnost proizvoda. Dijelovi opisani / prikazani na stranicama priručnika koji držite u rukama također se mogu odnositi na druge modele proizvodne linije proizvođača sličnih značajki i možda nisu uključeni u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Za osiguranje sigurnosti i pouzdanosti proizvoda te valjanosti jamstva, svi popravci, inspekcije, zamjene ili radovi, uključujući održavanje i posebne prilagodbe, moraju se obavljati isključivo od strane tehničara ovlaštenog servisa proizvođača.

* Uvijek koristite proizvod s priloženom opremom. Rad proizvoda s opremom koja nije priložena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne ozljede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za ozljede i štete koje proizlaze iz upotrebe neusklađene opreme.

Tehnički podaci	
Model	DS1070
Kapacitet mjerjenja	2.000 gr
Rezolucija	0.1 gr

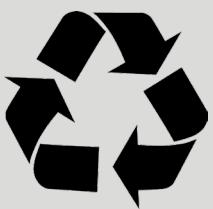

The instructions manual is also available in digital format on our website
www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the Search "🔍" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο Αναζήτηση "🔍".